



型番：176005363 品名：フモニーV ONE キット

バートウタッチ (Vertu™ TOUCH) フモニーV ONE キット 飼料の操作手順 測定レンジ：0～30ppm 検出下限：0.5ppm

- 使用する前にストリップテストを室温 20～25° C で 20 分以上ウォームアップすること。
- ストリップテストを準備ができるまで開封しないこと。
- ストリップテスト・希釈液は冷蔵 2～30°C で保存してください。

1

バートウタッチ (Vertu™ TOUCH) リーダーをキャリブレーションします。

▶使用するロットのフモニー-V (D) のストリップテストのバーコードをスキャンします。
[バートウタッチ (Vertu™ TOUCH) リーダーにバーコードが保存されます]。

2

▶粉砕した試料 5g±0.1g をバートウ PREP エコ抽出チューブに入れます。

▶30mL の蒸留水をエコ抽出チューブに加えます。

▶蓋を閉め、軽く振ってよく混合します。

3

▶まず、タイマーを 90 秒に設定します。次にエコ抽出チューブをバートウ PREP ミキサー本体の所定位置に押し下げてひねり設置及び固定し、ミキサーは自動的に起動・停止します。

▶混合液を V-フィルターでろ過します。(5 分間以内)

4

▶フモニー-V ONE 希釈液 200μL をストリップテストバイアルに入れ、透明な上澄液 100μL をバイアルに加え、蓋をし、手で 3 回振とうしてよく混合します。

5

▶ステップ④の抽出物 100μL をフモニー-V ONE ストリップテストの円形開口部に垂直に入れ、流出量が 1 滴/秒となるように操作します。

▶ストリップテストを平らな場所で 5 分間放置しておきます。

6

フモニー-V ONE ストリップテストの現像を待つ間に、サンプル ID をバートウタッチリーダーに入力します。

▶フモニー-V ONE ストリップテストをバートウタッチに完全に挿入します (円形開口部)

▶タッチパネルの [Start Measurement] (測定開始) キーを押します。

7

▶結果を印刷する時に [Print] を押します。

▶同じロットのストリップテストを使用する際に [Same Barcode] を押し、次のテストを実行ができます。

▶異なるストリップテストの方法やロット変更の場合は、[Change Barcode] を押して下さい。



QR コードをスキャンすると、ストリップテストリファレンスガイドのダウンロードができます。
詳細については、次の Web サイトをご覧ください。
vicam.com/docs/vertu-strip-test-reference-guide

お問い合わせ先

総輸入・販売元 有限会社 明新ジャパン

TEL : 045-250-0977 FAX : 045-250-0978

E-mail : info@msj-ykkw.co.jp

<https://www.vicam.com> ・ <http://www.msj-ykkw.co.jp/vicam.html>